

デジタルパワーテスト[®]

亜鉛(低濃度)

使用法

型式 DPM2-Zn-D

5-Br-PAPS吸光光度法による




5-Br-PAPS Absorptiometry

測定範囲 Zn^{2+} 0.03~0.40 mg/L(ppm)

発色試薬 パックテスト[®] 亜鉛(低濃度) (型式:WAK-Zn(D))

測定時間 チューブに吸い込み後 1分

測り方

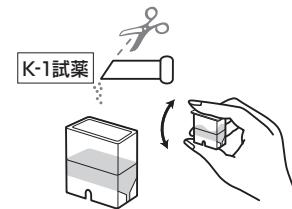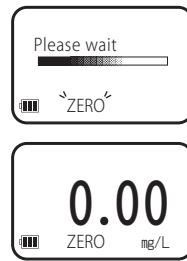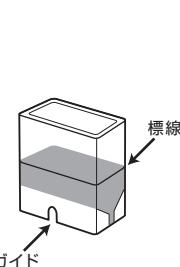


- ①検水を専用カップの
標線(1.5mL)まで入れ
ます。

- ②長押しで電源を入れ、専用カップの
ガイドが手前になるように測定部
にセットします。

- ③O調ボタンを押します。
ゼロ調整終了後、専用カップ
を取り出します。


- ④K-1試薬(小パック)を切って
中身を加え、蓋をしてよく振って
試薬を完全に溶かします。

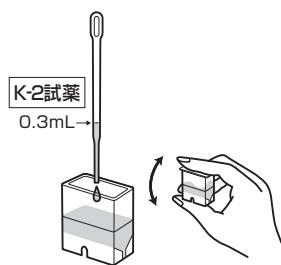


- ⑤K-2試薬をポリピペット
で0.3mL加え、蓋をして
2~3回振ります。




- ⑥蓋を取り、
5分間静置
します。

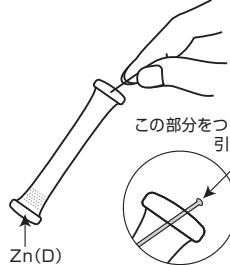

- ⑦チューブ先端のライン
を引き抜きます。

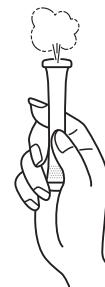


- ⑧穴を上にして、指でチューブ
の下半分を強くつまみ、中
の空気を押し出します。

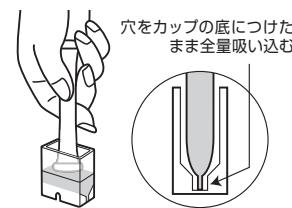


- ⑨そのまま穴を検水の中に
入れ、つまんだ指をゆるめ、
専用カップの検水を全量
吸い込みます。



- ⑩⑪と同時に測定ボタンを押します。
カウントダウンが始まります。

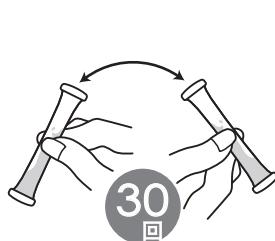

- ⑪液がもれないようにかるく
30回振り混ぜます。

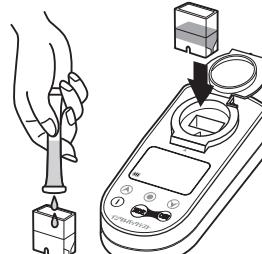

- ⑫専用カップにチューブ内の測定液を
静かに戻します。
専用カップを測定部に再びセットし、
静置します。



- ⑬1分後に測定値が
表示されます。



株式会社 共立理化学研究所
KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab., Corp.

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク
TEL:045-482-6937

デジタルパックテスト 亜鉛(低濃度)

特徴

この製品は、2-(5-ブロモ-2-ピリジルアゾ)-5-(N-プロピル-N-スルホプロピルアミノ)フェノール(5-Br-PAPS)法を発色原理に用いており、水道水、環境水等に含まれるイオン状態(Zn^{2+})の亜鉛を簡単な操作で測定できます。

測定に関する注意

- この方法では、検水中の2価のイオン状態(Zn^{2+})の亜鉛のみが測定されます。濁り、沈殿、錯体等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
- 発色時のpHは、約9です。pHが5~10の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
- 検水に濁り、着色が多いとゼロ調整ができない場合があります。ろ過、希釈等を行なってください。
- ゼロ調整に使用する専用カップと測定に使用する専用カップは同じものをご使用ください。
- 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定できます。
- 測定範囲の上限値を超えた場合、上限値と「OVER」が交互に点滅し、下限値未満の場合、下限値と「UNDER」が交互に点滅します。
- 検水中の亜鉛濃度が高いと考えられる場合、あるいは測定値が上限値以上であった場合は、測定範囲内に入るよう検水を希釈してください。
- 検水の温度は15~30°Cで測定してください。
- 水温が気温より極端に低い場合、専用カップに結露が生じて曇り、測定値が高くなります。
- 「測り方⑥」で専用カップの蓋を閉めたままにしておくと中の液が漏れることがありますので、必ず専用カップの蓋は開けた状態で静置してください。
- 「測り方⑪」でチューブ内に橙色の粒が残っている場合は再度よく振り、完全に溶かしてから専用カップに移してください。
- チューブから測定液を専用カップに戻す際は、気泡が生じないように静かに行ってください。専用カップ内壁に気泡等が付着すると測定値が高くなりますので、付いた場合は専用カップを指ではじくなどして、できる限り取り除いてください。低濃度側では、誤差が大きくなりますので、特にご注意ください。
- 水道水には微量の亜鉛が含まれています。使用後の器具は純水でよく洗ってください。
- 専用カップの転倒、取り忘れ等で本体(特に測定部)に検水、測定液がこぼれないように十分ご注意ください。万一、こぼれた場合には、直ちに拭きとり、軽く水を含ませた柔らかい布で数回拭いてください。
- 測定値はカウントダウン後の自動表示だけでなく、手動でも得られます。詳細は別冊の『デジタルパックテスト取扱説明書 14ページ』をご覧ください。
- 専用カップがセットされていない時に表示される数値は無効です。
- 標準色とチューブ内の発色とを目視で比色するパックテストとは、反応時間、測定範囲、共存物質の影響が異なります。
- オートパワーOFFは60分に設定されています。

共存物質の影響

検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は標準液に単一物質を添加した場合の測定値への影響データです。(目視で比色するパックテストとは影響の異なる物質があります。)

1000mg/L	以下は影響しない	… B^{3+} (ほう酸)、 Ba^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 F^- 、 I^- 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Mo^{6+} (モリブデン酸)、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 NO_2^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_4^{2-} 、フェノール
50mg/L	//	… 陰イオン界面活性剤、残留塩素
20mg/L	//	… CN^- 、 Cr^{3+}
10mg/L	//	… Ag^+ 、 Al^{3+} 、 Cr^{6+} (クロム酸)
1mg/L	//	… Co^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Mn^{2+} 、 Ni^{2+}

海水は影響しません。

上記以外の物質でも発色時に濁りが生じた場合は測定できません。

橙～桃色の発色がないにもかかわらず、測定値が得られた場合は、発色試薬によるpHの変化に伴う濁りの発生などが考えられますのでご注意ください。

専用カップについて

- 専用カップはポリスチレンでできています。
- 専用カップ(10個入り 型式:WAK-CC10)は別売しています。弊社までお問い合わせください。